

Kimutatható mikroba	Agar típusa (oldalak szerint)	Cikkszám	Kiszerezés (db/doboz)
CONTACT SLIDE 1			
ÖSSZCSÍRASZÁM	PLATE COUNT AGAR + TTC + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH525262	20
ENTEROBACTÉRIUMOK	V.R.B.G. AGAR + NEUTRALIZÁLT (Enterobaktériumok)	LFCH53526	120
CONTACT SLIDE 2			
ÖSSZCSÍRASZÁM	PLATE COUNT AGAR + TTC + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH525272	20
PENÉSZ/ÉLESZTŐ	ROSE BENGAL CAF AGAR + NEUTRALIZÁLT (penész/élesztő)	LFCH53527	120
CONTACT SLIDE 3			
ÖSSZCSÍRASZÁM	PLATE COUNT AGAR + TTC + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH525302	20
STAPHYLOCOCCUS	VOGEL JOHNSON AGAR (Staphylococcus)	LFCH53530	120
CONTACT SLIDE 4			
PSEUDOMONAS	CETRIMIDE AGAR + NEUTRALIZÁLT (Pseudomonas)	LFCH525282	20
PENÉSZ/ÉLESZTŐ	ROSE BENGAL CAF AGAR + NEUTRALIZÁLT (penész és élesztő)	LFCH53528	120
CONTACT SLIDE 5			
ENTEROBAKTÉRIUMOK	V.R.B.G. AGAR + NEUTRALIZÁLT (Enterobacteriaceae)	LFCH525312	20
FEKÁLIS STREPTOCOCCUS	BILE ESCULIN AGAR + NEUTRALIZÁLT (fekális Streptococcus)	LFCH53531	120
CONTACT SLIDE 8			
ÖSSZCSÍRASZÁM	PLATE COUNT AGAR + TTC + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH525622	20
KÓLIFORM	V.R.B.L. AGAR + NEUTRALIZÁLT(kólifomok)	LFCH53562	120
CONTACT SLIDE 9			
ÖSSZCSÍRASZÁM	PLATE COUNT AGAR + TTC + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH525322	20
ÖSSZCSÍRASZÁM	PLATE COUNT AGAR + TTC + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH53532	120
CONTACT SLIDE 10			
PENÉSZ/ÉLESZTŐ	ROSE BENGAL CAF AGAR + NEUTRALIZÁLT(penész és élesztő)	LFCH525452	20
STAPHYLOCOCCUS	VOGEL JOHNSON AGAR(Staphylococcus)	LFCH53545	120
CONTACT SLIDE CHROM 1 (kromogén)			
E.COLI/KÓLIFOM	CHROMATIC SELECTIVE E.COLI-COLIFORM(E.coli és kólifom)	LFCH525292	20
SALMONELLA	CHROMATIC CHROMATIC SALMONELLA(Salmonella)	LFCH53529	120
CONTACT SLIDE CHROM 2 (kromogén)			
E.COLI/KÓLIFOM	CHROMATIC SELECTIVE E.COLI-COLIFORM(E.coli és kólifom)	LFCH525392	20
ÖSSZCSÍRASZÁM	PLATE COUNT AGAR + TTC + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH53539	120
CONTACT SLIDE CHROM 3 (kromogén)			
E.COLI/KÓLIFOM	CHROMATIC SELECTIVE E.COLI-COLIFORM(E.coli és kólifom)	LFCH525462	20
STAPHYLOCOCCUS AUREUS	BAIRD PARKER AGAR +NEUTRALIZÁLT (Staphylococcus aureus)	LFCH53546	120
CONTACT SLIDE TSA1			
ÖSSZCSÍRASZÁM	TSA + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH525472	20
ÖSSZCSÍRASZÁM	TSA + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH53547	120
CONTACT SLIDE TSA2			
ÖSSZCSÍRASZÁM	TSA + NEUTRALIZÁLT (baktériumszám)	LFCH525482	20
PENÉSZ/ÉLESZTŐ	ROSE BENGAL CAF AGAR + NEUTRALIZÁLT(penész és élesztő)	LFCH53548	120

LEÍRÁS

A DIP SLIDE-ok agarral bevont lemezek felületi mintavételezéshez, folyadékok vizsgálatához. A lemezek két oldalára azonos vagy eltérő típusú táptalaj van felvíve, így akár két minta vagy két mikroorganizmus együttes vizsgálata is megoldható.

A tesztek használata nem igényel laboratóriumi hátteret és rendkívül egyszerű a használatuk, ezért közkedvelt önellenőrzési forma élelmiszer-, kozmetikai ipari gyártók esetében.

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁS

1. Csavarja el és húzza ki a lemezt a tartályból az agar érintése nélkül.
2. Mintavételi módok:
 - szilárd felületre nyomjuk
 - folyékony mintába mártjuk
 - vattapálcával visszük fel a mintát a lemezre
3. Tegye vissza a lemezt a tartályba és inkubálja 36°C(+/-1°C) 24-48 órán át. Élesztők meghatározásához további 24-48 óra szükséges 25-30°C-on.

EREDMÉNY KIÉRTÉKELÉS

Surfaces Analysis					
CFU/side	1	2-4	5-13	14-42	>42
CFU/100cm ²	8	16-32	40-104	112-336	>336
* CFU/10m ²	8000	16000-32000	40000-104000	112000-336000	>336000

Liquids Analysis					
CFU/side	<25	25-50	50-200	>200	Not Evaluable
CFU/ml	10 ³	10 ⁴	10 ⁵	10 ⁶	10 ⁷

* 1 CFU/side = 1 / 1.25 x 10⁴ CFU/10m²



TELEPEK MEGJELENÉSE

MEDIUM		<i>Escherichia coli</i>	<i>Proteus spp</i>	<i>Klebsiella spp</i>	<i>Pseudomonas spp</i>	<i>Streptococcus spp</i>	<i>Staphylococcus spp</i>	Yeasts/Moulds
V.R.B.G. AGAR	Colonies appearance	RED-PURPLE	RED-PURPLE	RED-PURPLE	COLORLESS	INHIBITION	INHIBITION	INHIBITION
	Medium colour	RED-PURPLE	RED-PURPLE	RED-PURPLE	RED			
V.R.B.L. AGAR	Colonies appearance	RED-PURPLE	COLORLESS	RED-PURPLE	COLORLESS	INHIBITION	INHIBITION	
	Medium colour	RED-PURPLE	COLORLESS	RED-PURPLE	RED			
ROSE BENGAL CAF AGAR	Colonies appearance	INHIBITION	INHIBITION	INHIBITION	PARTIAL INHIBITION	INHIBITION	INHIBITION	PINK -WHITE
	Medium colour							PINK
VOGEL JOHNSON AGAR	Colonies appearance	INHIBITION	PARTIAL INHIBITION	INHIBITION	INHIBITION	INHIBITION	BLACK	
	Medium colour						YELLOW	
BILE ESCULIN AGAR	Colonies appearance	INHIBITION	PARTIAL INHIBITION	PARTIAL INHIBITION	INHIBITION	WHITE	INHIBITION	
	Medium colour					BLACK		
CETRIMIDE AGAR	Colonies appearance				GREEN			
	Medium colour				BIANCO			
PLATE COUNT AGAR + TTC	Colonies appearance	RED	RED	RED	RED	RED	RED	RED
	Medium colour	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW	YELLOW

TÁROLÁS

10-25°C

SZAVATOSSÁGI IDŐ

9 hónap (kivételem Contact Slide 3 és 10 - 6 hónap)

MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ ELÉRHETŐSÉGE

Bentley Magyarország Kft.

8000 Székesfehérvár Kálmos utca 2.

+36-70/3953-097

+36-70/6262-664

Molnárné Bencs Éva

Bánfi Éva

ebencs@bentleyinstruments.com

ebanfi@bentleyinstruments.com



www.bentleyhungary.hu