

## Kvantitatív gyorseszteszt az Aflatoxin M1 kimutatására tejmintákban

Az AflaSensor egy olyan gyors vizsgálati módszer, amely kvantitatív módon, mérőpálcák segítségével mutatja ki az Aflatoxin M1 molekulát tejmintából.

A vizsgálat helyszínen elvégezhető napi ellenőrzésekhez vagy laboratóriumi tejminták rendszeres elemzéséhez.

A vizsgálat nem igényli a minták tisztítását vagy extrahálását.



### ELŐNYEI



**KVANTITATÍV**



**GYORS**

10 percen belül eredményt



**ÉRZÉKENY**

specifikus szabványokhoz igazodik (EU, USA)



**MEGBÍZHATÓ ÉS ROBOSZTUS**



**FELHASZNÁLÓBARÁT**

könnyen végezhető helyszínen vagy laboratóriumban



**KÖLTSÉGHATÉKONY**

### EREDMÉNYEK

A Readsens2 használatával számszerűen kimutatható az AF-szennyeződés mértéke.




### ÉRZÉKENYSÉG

| TOXIN              | EU MRL                             | US ACTION LEVEL (SL)                |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                    | KIT041 (KVANTITATÍV)               | KIT078 (KVANTITATÍV)                |
| Aflatoxin M1 (PPT) | Kimutatási tartomány 30-150 között | Kimutatási tartomány 200-750 között |

## HASZNÁLAT




1 Keverje össze a tejet és a reagenseket

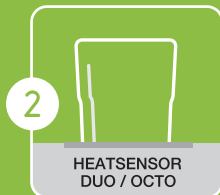

2 Helyezze a fiolát a fűtőberendezésbe



3 Zárja le és nyomja meg a „START” gombot

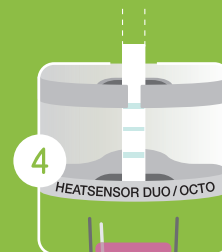

4 Helyezze a mérőpalcát a HeatSensor-ba

INKUBÁLJA **10** PERCIG



5 Az eredmények értékelése

KVANTITATÍV

# AflaSensor Quanti

## TERMÉKEK

### KIT041

AFLASENSOR QUANTI MK 0,05 PPB - 96 PC

### KIT078

AFLASENSOR MK 0,5 PPB 96 pc

### APP032

HEATSENSOR DUO

### APP052

HEATSENSOR OCTO



### APP088

READSENSOR 2



[www.bentleylabor.hu](http://www.bentleylabor.hu)

Bentley Magyarország Kft.  
8000 Székesfehérvár, Kálmos utca 2.  
[labor@bentleyinstruments.com](mailto:labor@bentleyinstruments.com)  
Tel.: +36 22 414 100



**unisensor**  
DIAGNOSTIC ENGINEERING