

Fókuszban az élelmiszerbiztonság

Gyors vizsgálati módszerek

Toxin és antibiotikum maradvány ellenőrzése

Analitra specifikus arannyal jelzett antitestet tartalmaz a teszt.


Antitest-antigén komplex kromatográfiás közegben tesztzónáig vándorol- újabb specifikus antitest.

Megköti a jelenlévő komplexet- pozitív eredmény szabad szemmel látható csík.

Antigént nem kötő szabad antitestek tovább vándorolnak.

Kontroll zónában található antitest specifikus antigénhez kötődnek, színes sáv jelenik meg-kontroll vonal.

Immunkromatográfiás gyorstesztetek

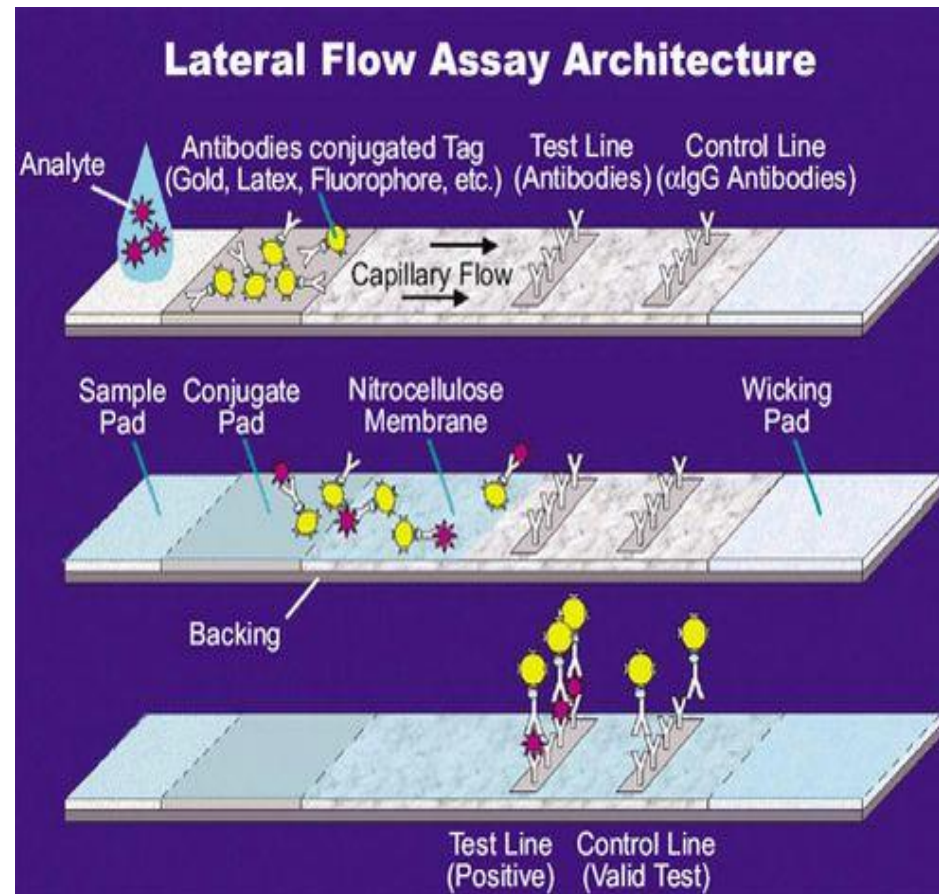

Vizsgálható mátrixok

Tejtermékek
Gabonafélék
Méz
Húsok
Takarmányok



Szenyeződés

Antibiotikum
maradványok
Tejhamisítás
Mikotoxinok
Peszticidek



HOW TO USE



Mix milk
and reagents



Place the vial
to heating block



Close and
push "START"



Place dipstick
to Heatsensor



Interpret
results

RESULTS

Visual interpretation of the result obtained by comparing the intensity of each test line with the control (CTRL) line.



NEGATIVE

POSITIVE

An instrumental reading is also possible with the ReadSensor device.

BetaXpress

Allergén vizsgálatok

Immunkromatográfiás gyorsteszték

“Big 14” in EU (Regulation (EU)
No. 1169/2011)



Almond Kit (mandula)
β-Lactoglobulin Kit
(béta-laktoglobulin)
Brazil nut Kit (brazildió)
Casein Kit (kazein)
Cashew/Pistachio Kit
(kesudió/pisztácia)
Coconut Kit (kókuszdió)
Crustacea Kit (rákfélék)
Egg Kit (tojás)
Gluten G12 Kit (Glutén G12)
Hazelnut Kit (törökmogyoró)
Lupin Kit (csillagfürt)
Macadamian nut Kit
(makadámia dió)
Milk Kit (tej)
Mustard Kit (mustár)
Peanut Kit (földimogyoró)
Sesame Kit (szezámmag)
Soy Kit (szója)
Walnut Kit (dió)




Készételek és öblítővíz vizsgálata



homogenizálás



Mérjen be mérlegen 0,2 g-ot az extrakciós csőbe. Ha nincs megfelelő mérleg használja az extrakciós cső kupakját.

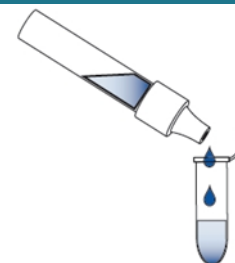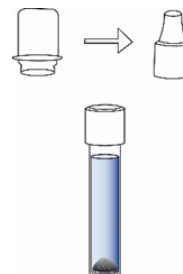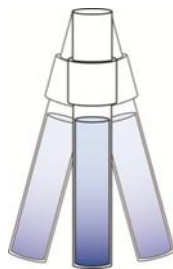

Töltse meg a csövet az extrakciós oldattal.


Rázza össze alaposan a cső tartalmát 1 percig.

Távolítsa el a kupakot az extrakciós csőről és helyezze rá a kupakot. Tegyen 12 cseppet az inkubációs csőbe

Inkubálás után tegyük a tesztcsíkot az inkubált mintába és értékeljük ki.




Felületek vizsgálata

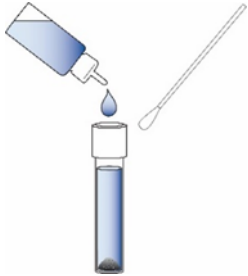


Töltse meg az extrakciós csövet az extrakciós oldattal. Nedvesítse meg a tampon végét.



Zárja le a csövet és alaposan rázza 1 percig.

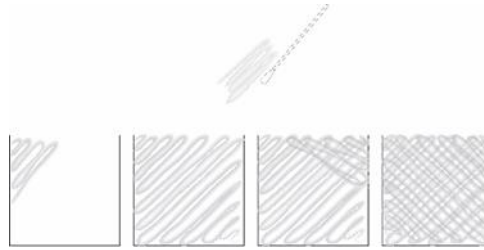


Vegyen mintát egy 5x5cm-es területről.

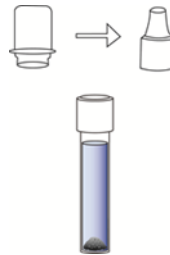

Távolítsa el a kupakot az extrakciós csőről és helyezze rá a cseppentőt.



Helyezze be a pálcát az extrakciós csőbe és a jelölésnél törje el a szárát.

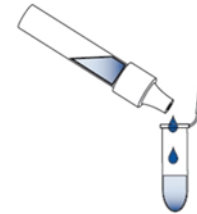


Rakjon 12 cseppet az inkubáló csőbe.

Inkubálás után tegyük a tesztcsíkot az inkubált mintába és értékeljük ki.



Módszer előnyei

- Eredmény 11 percen belül
- Nincs szükség műszerekre
- Egyszerű a használata
- Használatra kész reagensek
- Hosszú eltarthatósági idő szobahőmérsékleten
- Alacsony kimutathatósági határ

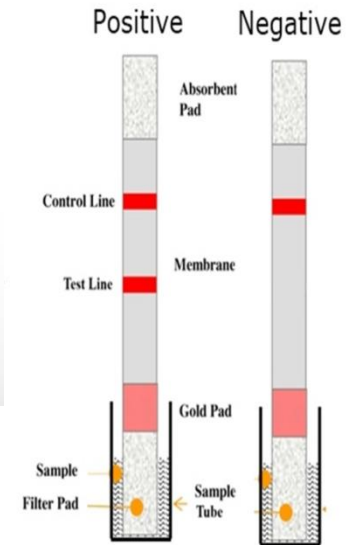

GRACIAS
ARIGATO
SHUKURIA
JUSPAXAR
DANKSCHEEN
TASHAKKUR ATU
YAQHANYELAY
SUKSAMA
EKHMET
THANK
YOU
BOLZİN
MERCİ
BİYAN
SHUKRIA
TINGKI
HUI
YUSPAGARATAM
UNALCHEESH
HATUR
GUL
EKOJU
SIKOMO
MAKETAI
MINMONCHAR
WABEEJA
MAITEKA
DHANYADAAD
ANIMA
ATTO
MERISI
SPASIBO
DENKAUJA
NENACHALHYA
CHALTYU
NUHUN
SNACHALHUYA
SANCOR
MERASTAWHY
GAEJTHO
GOZAIMASHITA
EFCHARISTO
AGUYJE
FAKAAUE
KOMAPSUMNIDA
MAAKE
LAH
GRAZIE
MEHRBANI
PALDIES