



Aflatoxin kalibrációs file feltöltése
ReadSensor2 készülékre

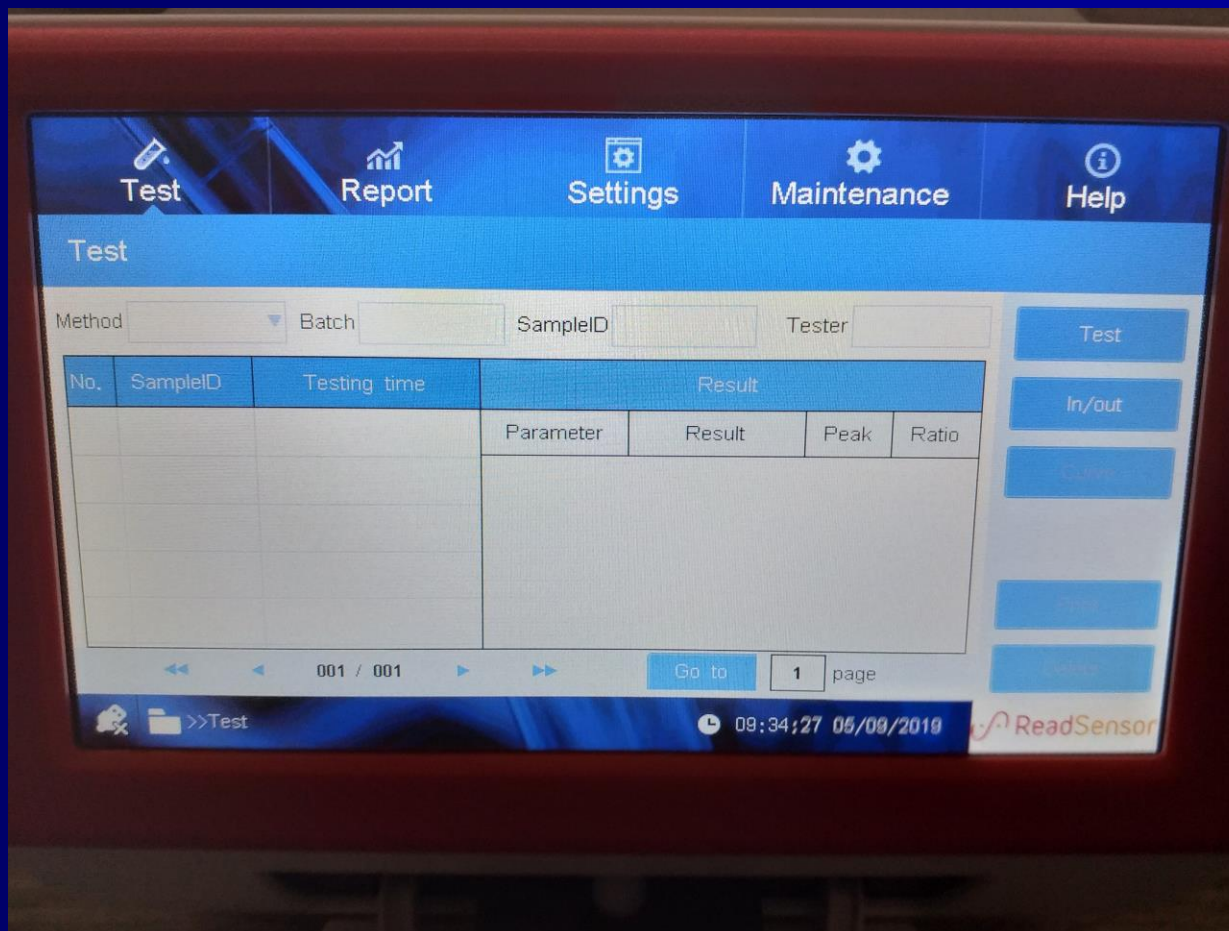


A készülék bekapcsolása után a felső menüsorban kiválasztjuk a Maintenance ikont és rakattintunk.




A Maintenance menüpontban kiválasztjuk a Method management ikont és rákattintunk.

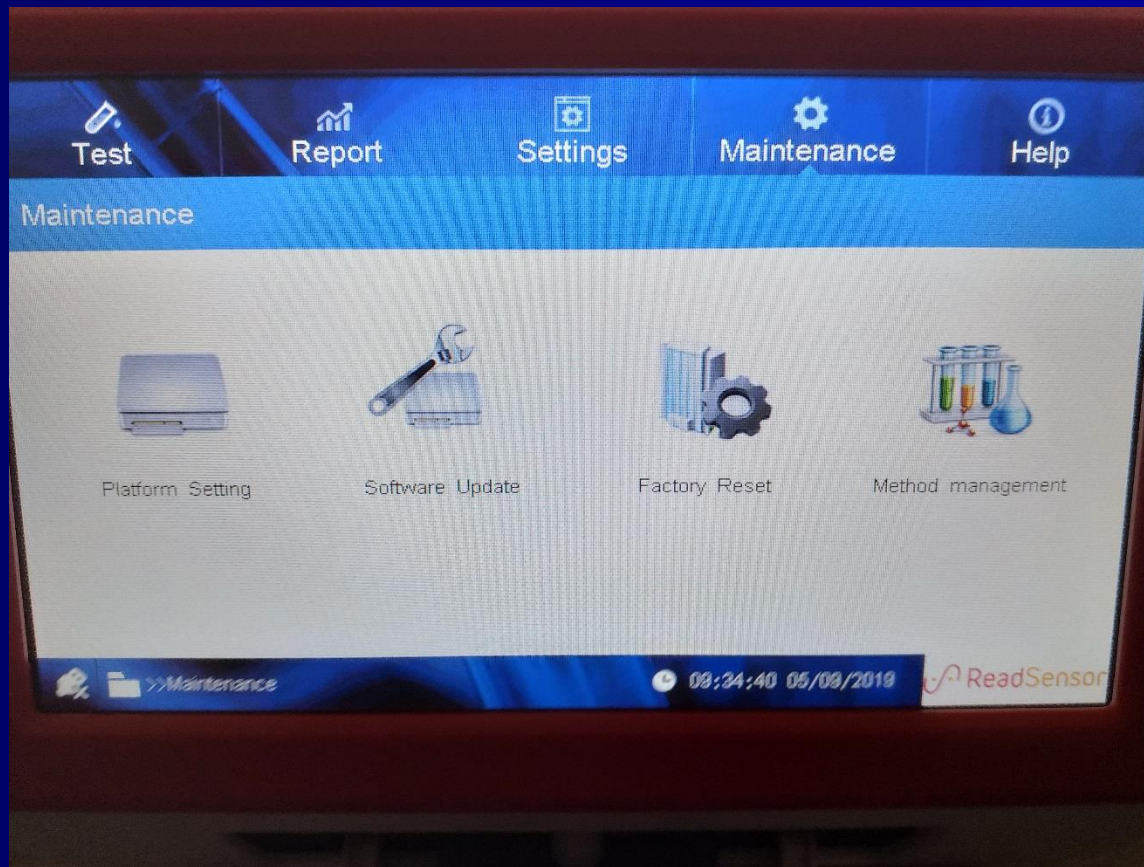


A Method management menüpontban kiválasztjuk az USB disk ikont és rákattintunk.

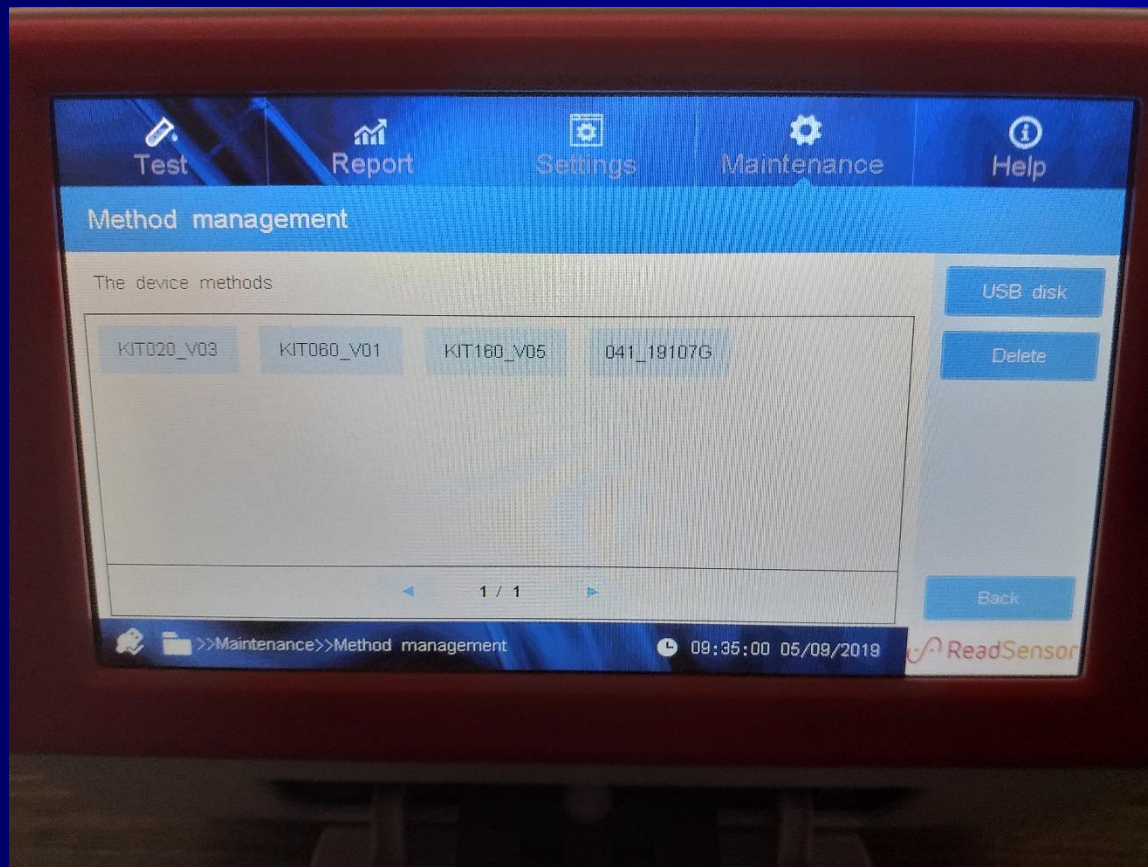

Ekkor láthatjuk hogy a pendrive-on milyen kalibrációs file-ok található .mtc kiterjesztéssel. Kiválasztjuk a megfelelőt. (Az AflaSensor-os dobozon található Batch azonosítóval megegyezőnek kell lenni!)

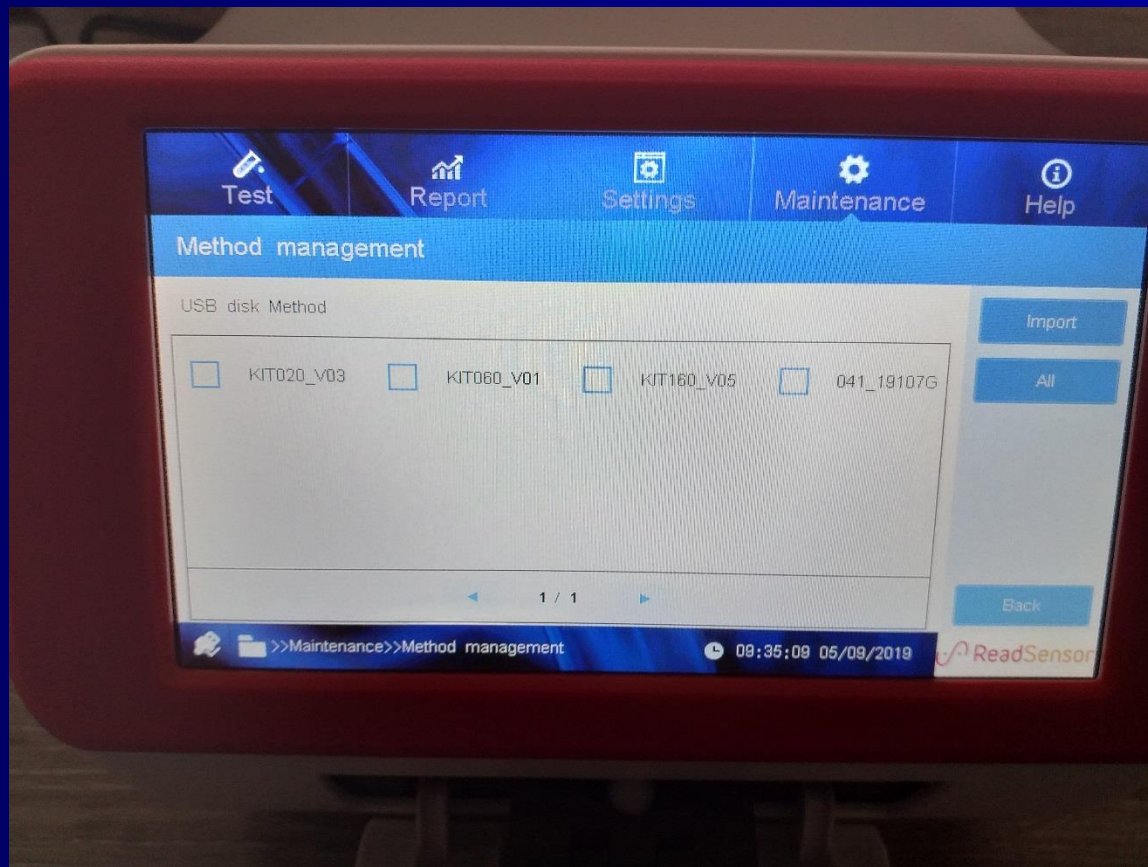

A megfelelő kalibrációs file kiválasztása után bepipáljuk és az Import ikonra kattintva feltöltjük.

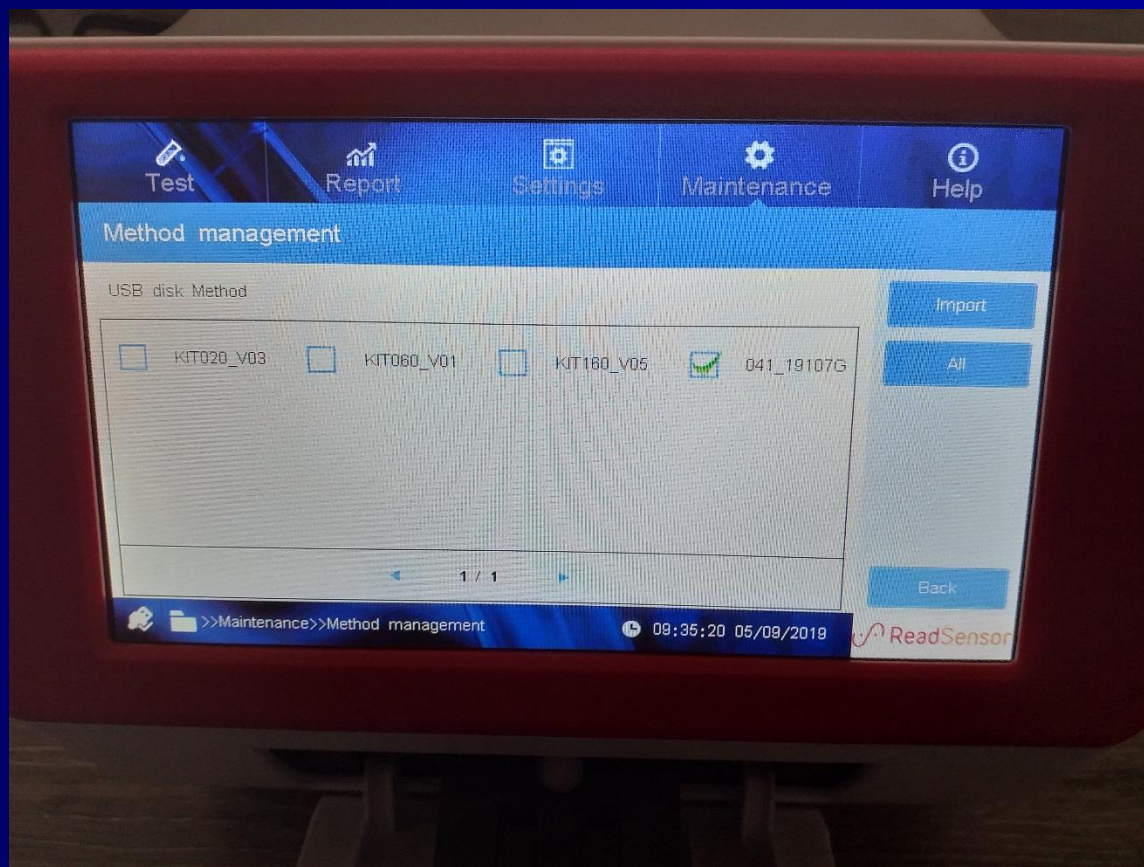

Ha sikeres a feltöltés akkor a képen látható üzenetet kapjuk. Ezután indíthatjuk az ellenőrzést.

