

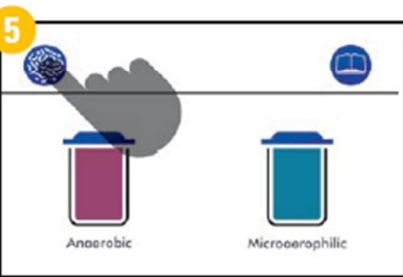
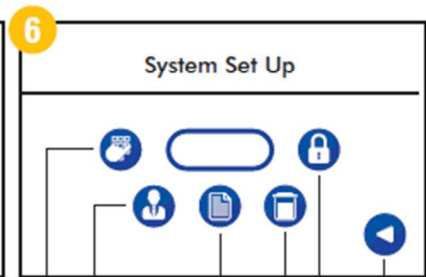


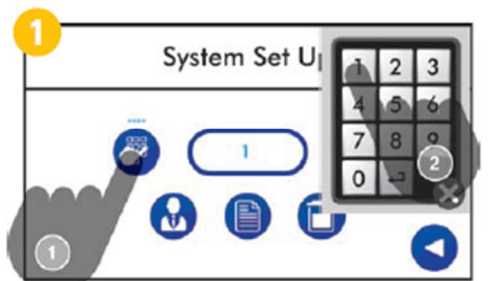
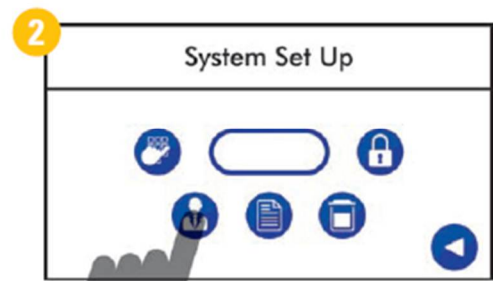
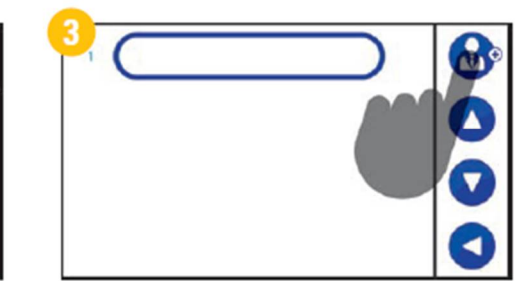

Whitley Jar Gassing System Operating Instructions/01

INITIAL SET UP

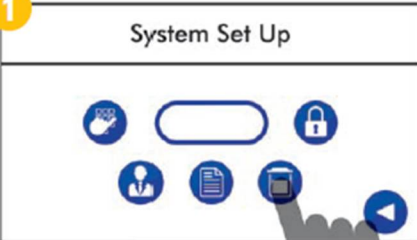
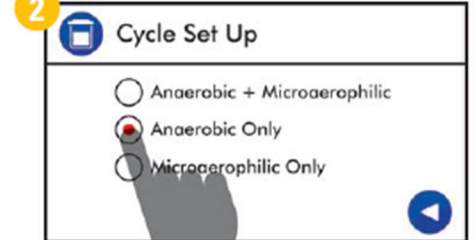
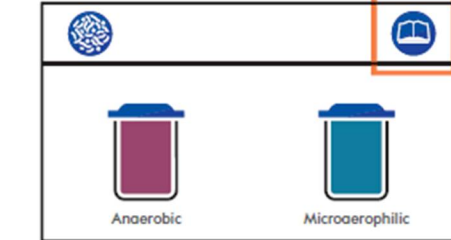
The Whitley Jar Gassing System is operated from a standard cylinder of anaerobic gas mixture (10% H_2 /10% CO_2 /80% N_2) or directly from an anaerobic workstation

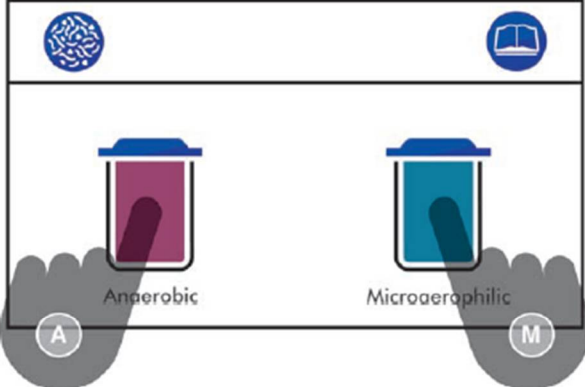
					
<p>Csatlakoztassuk a vegyesgáz csövet a GAS IN/OUTra</p> <p>Ügyeljünk a max. gáz nyomás feliratra a gép hátoldalán</p>	<p>Csatlakoztassuk szilikoncövet a JAR CONNECTION-hez</p>	<p>Csatlakoztassuk a nyomtatókábel OPCIONÁLIS</p>	<p>Csatlakoztassuk a tápcsatlakozót, majd kapcsoljuk be a készüléket</p>	<p>Gyors inicializálást követően a fenti főképernyő látható</p> <p>Nyomjuk meg a DonWhitley ikont a beállításokhoz</p>	<p>System Set Up</p> <p>Print Back</p> <p>User Lock</p> <p>PIN Code Cycle Set Up</p>

ENTERING A PIN CODE AND USER NAME

			
<p>Nyomjuk meg a PIN szimbólumot a billentyűzet megjelenítéséhez. Adjuk meg a 4szjegyű kódot, hogy válthassunk LEVEL 0 és LEVEL 1 között</p>	<p>Nyomjuk meg a USER ikont, hogy a 3-as képernyőképre jussunk</p>	<p>Nyomjuk meg az ADD USER ikont, majd a megjelenő billentyűzettel adjuk meg a felhasználó nevét</p>	<p>Use the QWERTY keypad to enter names.</p>

Whitley Jar Gassing System Operating Instructions/02

CIKLUS KIVÁLASZTÁS	CYCLE SELECTION	USER GUIDE
<p>1</p> 	<p>2</p> 	
<p>Lépünk a Ciklus Beállításokba (2. kép), hogy beállítsuk az engedélyezett ciklusokat</p>	<p>Válasszuk ki a kívánt opciót (labor dönti el), piros pont jelzi a kiválasztást. Ez a beállítás Level 1 szinten elérhető</p>	<p>Használati utasítás gombra kattintva Súlyó jelenik meg mindig az aktuális ablakhoz szükséges tanácsokkal</p>

TO CREATE ANAEROBIC / MICROAEROPHILIC CONDITIONS		ANAEROB / MIKROAEROFIL kondíció létrehozása
<p>ANAEROB környezet létrehozásához:</p> <p>Helyezzük be a petricsészéket a Jarba, a katalizátort a fedélbe, majd zárjuk le a tartályt a fedéllel. Csatlakoztassuk a szilikoncsövet.</p> <p>Nyomjuk meg és engedjük el az ANAEROB JAR szimbólumot a főképernyőn</p> <p>Ismételjük meg ezt a sorrendet, amennyiben több Jar megtöltésére is szükség van</p>		<p>MIKROAEROFIL környezet létrehozásához:</p> <p>Helyezzük a mintákat a petricsészékkel a Jarba, majd fedjük le azt a tetővel. Ügyeljünk a tömítettségre. Csatlakoztassuk a szilikoncsövet.</p> <p>Nyomjuk meg és engedjük el a MIKROAEROPHIL JAR szimbólumot a főképernyőn.</p> <p>Amint a ciklus véget ér és a kijelző jelzi, csatlakoztassuk le a Jart.</p> <p>Ismételjük meg a ciklust amennyiben több Jar megtöltésére is szükség van</p>